

# 3M Placas Petrifilm<sup>MR</sup> Staph Express para el Recuento de *Staph aureus*

Para obtener resultados de forma más fácil y rápida en el análisis de *S. aureus*



Las Placas Petrifilm<sup>MR</sup> Staph express para el Recuento de *S. aureus* (STX) facilitan sus pruebas proporcionando resultados confirmados rápidos en unos pocos y sencillos pasos.

Pruebas rápidas y precisas constituyen la clave para mejorar la eficiencia de las operaciones de su laboratorio. Al identificar *S. aureus* en las muestras de medio ambiente y alimentos, Las Placas Petrifilm<sup>MR</sup> Staph express para el Recuento de *S. aureus* (STX) le proporcionan a los procesadores de alimentos una indicación y una evaluación de riesgo de la calidad de sus productos y la eficacia sanitaria. Los rápidos resultados entregados por la Placa Petrifilm<sup>MR</sup> STX le permiten aprovechar al máximo su tiempo y sus recursos. El obtener resultados más rápidos permite que la toma de decisiones sea más rápida para liberar o rechazar un producto o materia prima.

En un tiempo tan corto como 22 horas aparecen colonias distintivas rojo violeta, lo que permite hacer una interpretación en forma muy fácil. La Placa Petrifilm<sup>MR</sup> STX es eficiente desde el punto de vista de costos, ahorro de espacio y está lista para usar. La prueba requiere solamente una temperatura de incubación y es equivalente al método BAM de 3 placas de agar Baird Parker y confirmación por coagulasa en tubo.

A través del uso de Placas Petrifilm<sup>MR</sup> usted ahorrara tiempo de su mano de obra calificada, para que tenga tiempo de monitorear frecuentemente los puntos críticos de control (PCC's). El resultado final puede ser un mejor control de proceso, un producto de mayor calidad y grandes ahorros para su compañía, lo cual conducirá sus resultados a una alta rentabilidad

# 3M Placas Petrifilm<sup>MR</sup>


## Staph Express para el Recuento de *Staph aureus*

**Análisis rápidos y precisos.** La confirmación confiable de *S. aureus* requiere solo 3 pasos:

1. Inocule 1 ml de la dilución de la muestra y espárzalo.
2. Incube a la temperatura apropiada.
3. Cuente las colonias.

Las Placas Petrifilm<sup>MR</sup> son un método consistente de análisis y fácil de realizar, por lo que se reducen las oportunidades de error cuando se compara contra otros métodos.

La cuadrícula de fondo facilita el conteo de las colonias, entregando resultados rápidos precisos y consistentes. Las Placas Petrifilm<sup>MR</sup> pueden leerse también en un contador de colonias tipo Québec u otro tipo lupá con luz.

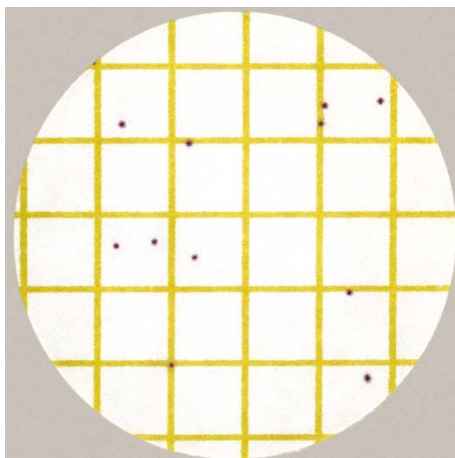

Use las Placas Petrifilm<sup>MR</sup> STX para enumerar *S. aureus* en 24 a 26 horas. Estas placas están compuestas por: la Placa Petrifilm<sup>MR</sup> que contiene nutrientes de agar Baird Parker modificado y cromogénico con un agente gelificante soluble en agua fría y un Disco Reactivo Petrifilm<sup>MR</sup> de Dnasa.

Las colonias de *S. aureus* confirmadas son color rojo violeta. En caso de que exista la presencia de colonias de otros colores, utilice el disco de Dnasa para confirmar.

**Confiable en la que se puede contar 3M:**

Cuando use productos 3M, usted obtiene un socio internacional que tiene recursos para brindarle soporte. Nuestros grupos de servicio al cliente y soporte técnico siempre están listos para asistirlo con sus preguntas y requerimientos.

Nuestra amplia gama de placas Petrifilm<sup>MR</sup>, se fabrican en una planta certificada ISO 9002.

Los métodos de las Placas Petrifilm<sup>MR</sup> han sido analizados colaborativamente y se encuentran incluidos dentro de los Métodos Oficiales de Análisis, publicados por la AOAC y además otros organismos internacionales.

Existen otras Placas Petrifilm<sup>MR</sup> para monitoreo de: Aerobios, Coliformes, Enterobacterias, Mohos y Levaduras y *S. Aureus*

### Información para ordenar:

Producto	# Catalogo	Contenido
Placas Petrifilm <sup>MR</sup> STX para el Recuento de <i>S. aureus</i>	6490	50 placas
	6491	500 placas
Discos Petrifilm STX	6492	20 discos
	6493	100 discos
Esparcidor o dispersor de <i>S. aureus</i>	6425	2 unidades

### Comentarios Adicionales:

Llame al 1-651-733-7562 o al Representante de Ventas 3M más cercano a usted



3M Microbiology  
3M center, Bldg. 275-5W-05  
St. Paul, MN 55144-1000  
USA  
1800-228-3957  
[microbiology@mmm.com](mailto:microbiology@mmm.com)  
[www.3M.com/microbiology](http://www.3M.com/microbiology)

Petrifilm es una marca registrada de 3M  
Impreso en:  
Revisión: 2003-06  
Referencia: 70-2009-4311-9

© 3M