


3M Food Safety

Solución para el Monitoreo de Listeria Ambiental



Concentre su atención en *Listeria*

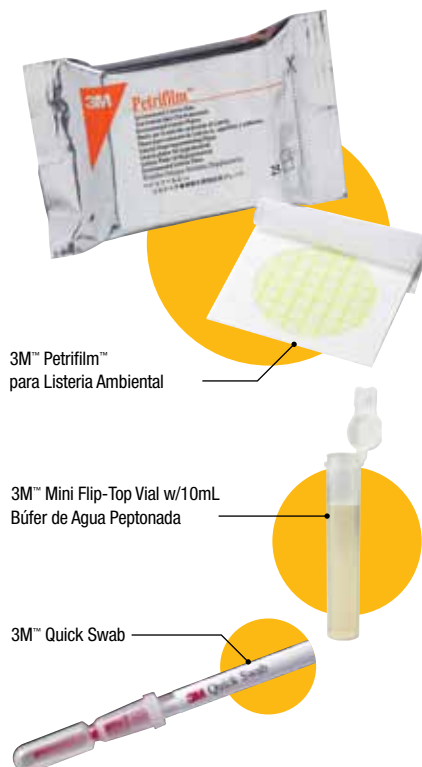


Para monitorear niveles ambientales de Listeria con consistencia, para identificar puntos de posibles contaminaciones en su planta con mayor frecuencia, para rastrear su progreso y para monitorear más puntos sin incrementar su presupuesto, usted puede lograrlo concentrando su atención en Listeria con una solución completa de 3M Food Safety.

- Resultados rápidos confirmados entre 27 – 31 horas después de la recolección de la muestra.
- Es un método seguro, — no necesita enriquecimiento, — menos riesgo de contaminación cruzada.
- No necesita un equipo especializado.
- Fácil de usar – una solución para tomar decisiones rápidas y reaccionar antes problemas en áreas específicas.


3M




Rápido, Fácil y Más Informativo

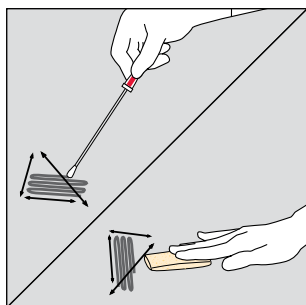


1. Recoja la muestra utilizando un Swab o esponja.

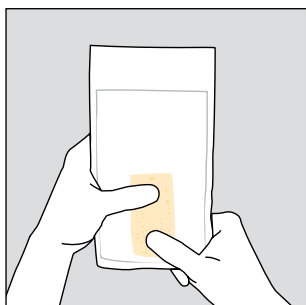

2. Agregue el buffer de agua peptonada, espere por 1 hora.

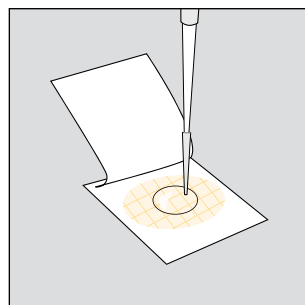

3. Inoculé e Incube por 26 – 30 horas.

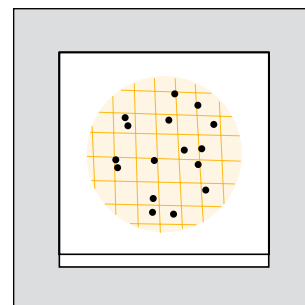

4. Lea e intérprete.

Una solución de punta a punta que trabaja en conjunto para obtener resultados coherentes y seguros

Productos

Muestreo Microbiológico — Para detección de muestras de *Listeria* en Ambiente

Producto	Número Catálogo	Cantidad
Placa 3M™ Petrifilm™ para <i>Listeria</i> Ambiental	6447	50 placas
	6448	200 placas

Recolección de Muestras

Producto	Número Catálogo	Cantidad
3M™ Quick Swab	6432	50 swabs
	6433	250 swabs
3M™ Swab-Sampler w/1mL Letheen Broth	RS9601LET	100 swabs
3M™ Swab-Sampler w/4mL Letheen Broth	RS9604LET	100 swabs
3M™ Swab-Sampler w/5mL Letheen Broth	RS9605LET	100 swabs
3M™ Swab-Sampler w/10mL Letheen Broth	RS96010LET	100 swabs
3M™ Enviro Swab	ENVSWB25	25 swabs
3M™ Sponge-Stick, 1.5" x 3" Sponge with 10mL Letheen Broth	SSL10LET	100 espongas (5 bags of 20)
3M™ Hydrated-Sponge, 1.5" x 3" Sponge with 10mL Letheen Broth	HS10LET	100 espongas (5 bags of 20)

Reparar y Recuperar — Para la reparación de *Listeria* en muestras ambientales

Producto	Número Catálogo	Cantidad
3M™ Mini Flip-Top Vial w/10mL Buffered Peptone Water Broth	BPPFV10BPW	100 frascos
Buffered Peptone Water for repair of <i>Listeria</i> in environmental samples, 200mL	6449	20 frascos



3M Food Safety
 3M Center
 Building 275-5W-05
 St. Paul, MN 55144-1000
 USA
 1-800-328-6553
www.3M.com/foodsafety

Por favor recicle. Impreso en U.S.A.
 © 3M 2011. Todos los derechos reservados. 70-2009-9502-8

3M and Petrifilm son marcas registradas de 3M.

Para mayor información visite nuestro sitio web
www.3M.com/foodsafety o llame a la línea gratuita 1-800-328-6553